

	Dobór pojemników do pobierania próbek	Numer IT-LŚ.02.01	Strona 1
	Laboratorium Ścieków	Obowiązuje od: 22.03.2018r.	

Parametr	Rodzaj pojemnika	Sposób napełniania pojemnika
Odczyn pH	Butelka plastikowa lub szklana	Podczas napełniania butelki przy pobieraniu próbki, uniknąć wymiany gazowej, napełnić butelkę całkowicie i zamknąć ją korkiem tak aby pozbawić się pęcherzyków powietrza.
CHZT	Butelka plastikowa lub szklana	pobieranie zgodnie normą PN-EN ISO 5667-3
Chlorki	Butelka plastikowa lub szklana	pobieranie zgodnie normą PN-EN ISO 5667-1, PN-EN ISO 5667-2 PN-EN ISO 5667-3
Tlen rozpuszczony	Butelka plastikowa lub szklana wykonana z ciemnego szkła	przepłukać ściekami, pobrać do pełna bez pęcherzyków powietrza
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	Butelka szklana przemyta eterem naftowym	nie płukać ściekami, pobrać tak aby pojemnik był niedopełniony
Przewodność elektryczna właściwa	Butelka plastikowa lub szklana za wyjątkiem szkła sodowego	pobrać do pełna, szczelnie zamknąć
Zasadowość	Butelka plastikowa lub szklana ze szkła boro krzemowego	pobrać do pełna, szczelnie zamknąć nie pozostawiając wewnątrz powietrza
Azot amonowy, Azot azotanowy, azot azotynowy	Butelka plastikowa lub szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna bez pęcherzyków powietrza
Azot Kjeldahla	Butelka plastikowa lub szklana ze szkła boro krzemowego	przepłukać ściekami, pobrać do pełna bez pęcherzyków powietrza

Parametr	Rodzaj pojemnika	Sposób napełniania pojemnika
Zawiesina ogólna	Butelka plastikowa najlepiej przezroczysta lub szklana	przepłukać ściekami , pobrać tak by pojemnik był niedopełniony
Azot ogólny	Butelka plastikowa oraz szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna bez pęcherzyków powietrza
Fosfor ogólny, Ortofosforany,	Butelka plastikowa PE, PCV oraz szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna
Siarczany	Butelka plastikowa oraz szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna bez pęcherzyków powietrza
BZT ₅	Butelka plastikowa lub szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna bez pęcherzyków powietrza
Lotne kwasy tłuszczowe	Butelka szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna
Potas	Butelka plastikowa	przepłukać ściekami, pobrać do pełna
Detergenty	Butelka szklana	przepłukać ściekami, pobrać do pełna